


氙灯钨灯更换步骤

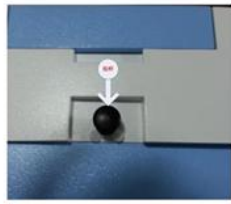


- **第一步：用十字螺丝刀打开仪器罩壳用螺丝刀拧下如图所示的固定仪器罩壳的4枚螺钉（两侧各2枚），拧下四联池架拉杆，取下仪器罩壳，并拔下控制板上连接到罩壳上转接板的2个插头；**


- **第一步：打开灯室罩壳按图所示，用螺丝刀拧下固定灯室罩壳的2枚螺钉，取下灯室罩；**



- **第三步： 更换氙灯**
- **图所示，用螺丝刀拧下固定氙灯的2枚螺钉（图中标号1所示），拔下电源板上的氙灯插头（图中标号2所示），取下氙灯，戴上棉质手套，将新的氙灯安装到位后用螺钉固定好，插上氙灯插头，**

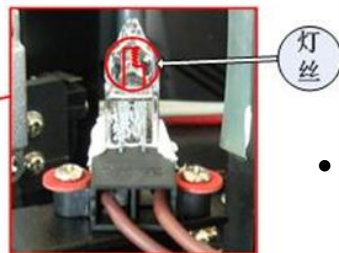

- **第一步：**
先确认并记录钨灯灯丝的方向后拔下钨灯，戴上棉质手套，将新钨灯按照原来的灯丝方向插入到钨灯座（一定要插到底）

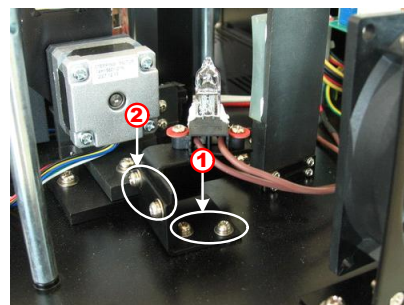

- **第二步：**
打开仪器电源，将切换镜扳至图示位置，观察钨灯的入射光斑，按图所示，将其调到入射狭缝的中央，光斑偏左或偏右时松开图1所示的螺钉，左右移动钨灯座并观察光斑，调节至合适的位置后固定，光斑偏上或偏下时则松开标号2所示的螺钉，上下移动钨灯座并观察光斑，调节至合适的位置后固定

注意事项：

1. 换灯之前要断电，切记
2. 更换新的氙灯，钨灯时，将旧的氙灯和钨灯装回盒后再扔回垃圾桶，切勿裸露在外面发生意外。
3. 换上新的氙灯，钨灯后，先通电看氙灯钨灯是否亮，光源是否进入狭缝。
4. 断电将所有的螺丝拧紧，盖上罩壳，换灯完成